

November 2007

## HiSpeed<sup>®</sup> Plasmid Midi/Maxi Kitをご使用されるお客様へ

HiSpeed Plasmid Midi/Maxi Kit をご使用いただきありがとうございます。  
英語版 Handbook (November 2005) の 21 ページおよび日本語ハンドブック (June 2005) の 6 ページに記載間違いがございますので、訂正させていただきますと共に、補足説明をさせていただきます。

英語版 Handbook 21 ページ ステップ 15

Important : Complete the QIAprecipitator procedure (steps 16-21) within 10 min.

訂正前 ; (steps 16-21)

訂正後 ; (steps 15-21)

日本語版ハンドブック 6 ページ ステップ 15

重要 : QIAprecipitator 操作 (ステップ 16~21) は 10 分以内で完了してください。

訂正前 ; (ステップ 16~21)

訂正後 ; (ステップ 15~21)

ステップ 15~21 は、サンプル数が複数の場合には操作が煩雑になるために、この間の操作を 1 サンプルずつ別個に処理してください。もしくは複数サンプルの並列処理の場合には、吸引装置を使った処理を行なってください。

Trademarks : QIAGEN<sup>®</sup>, HiSpeed<sup>®</sup> (QIAGEN Group).

ご不明な点がございましたら、弊社テクニカルサポートへお問い合わせください。

Tel : 03-6890-7300, FAX : 03-5547-0818, E-mail : techservice-jp@qiagen.com

