

April 2017

Vigtig bemærkning

Kære værdsatte kunde

Vi har frigivet den nye **PyroMark® Q24 Software-version 2.0.8** på PyroMark Q24-instrumenterne. Denne nye software er kompatibel med Windows® XP, Windows 7 og nu også Windows 10-styresystemerne.

Hvis dit PyroMark Q24-instrument blev leveret med en tidligere softwareversion, kan du opgradere til version 2.0.8 af softwaren ved at downloade den fra **www.qiagen.com/PyroMark-Q24-SW-208-upgrade** (PyroMark Q24). Du kan også bestille PyroMark Q24-softwareversion 2.0.8 på en cd (katalognr. 9019062).

Følgende nye Pyro®-plugins til Pyro-kits er blevet bekræftet og frigivet til brug med den nye PyroMark Q24-softwareversion 2.0.8.

- EGFR Pyro-plugin version 1.3.0
- KRAS Pyro-plugin version 1.3.0
- RAS Extension Pyro-plugin version 1.3.0
- BRAF Pyro-plugin version 1.3.0
- GIST Pyro-plugin version 1.3.0.

De enkelte plugins kan hentes fra den relevante katalogside på www.qiagen.com på fanen "Product Resources" (Produktressourcer) i sektionen "Analysis Software" (Analysesoftware). Vi anbefaler, at alle kunder opdaterer deres system til den nyeste version hurtigst muligt. Kunderne skal følge lokale retningslinjer for at sikre korrekt implementering på deres laboratorium.

Bemærk: Disse plugins er kun gyldige i kombination med PyroMark Q24-software version 2.0.8.

Bemærk: Med undtagelse af EGFR Pyro-plugin version 1.3.0 er de enkelte plugins udelukkende blevet opdateret for at sikre kompatibilitet med den nye PyroMark Q24-software version 2.0.8. Resultater, der er hentet med PyroMark Q24-software version 2.0.8, og nye plugins er blevet verificeret, og deres ækvivalens med resultater fra tidligere version af disse plugins er blevet bekræftet.

Bemærk: I forbindelse med EGFR Pyro-plugin version 1.3.0 er det blevet identificeret, at den tidligere version af EGFR Pyro-pluginnet ikke kunne kalde sjældne exon 19-sletninger 2239_2251>C og 2238_2248>GC korrekt. I stedet rapporterede softwaren ugyldige resultater, som anmodede brugerne om at udføre en manuel analyse. Dette problem er blevet løst i forbindelse med denne opdatering.

For at hjælpe dig med at opdatere din Pyro-testrutine skal du kontakte din lokale QIAGEN-salgsrepræsentant eller den lokale kundeserviceafdeling på www.qiagen.com/contact.

Med venlig hilsen

Dit QIAGEN-team